

↓ (加熱中)

7. 加熱工作完成時，AL1燈亮起後，即可進行下一步工作。



i

* 每分鐘溫度上升斜率得視該烤箱升溫能力而有所不同。

產品規格：

< 恆溫控制器 >

型 號：E F - 3 0

使用電壓：1 1 0 V

使用電流：1 1 A

功 率：1 2 0 0 W

感 溫 棒：K 3 - T Y P E

加熱元件：上下雙加熱式

搭配產品規格：

< 電熱箱 >

型 號：S O - 1 1 6 6

容 量：3 0 L

尺 寸：5 1 0 mm (長) / 3 6 0 mm (寬) / 3 6 0 mm (高)

產品保固與維修：

1. 新品出廠一年內，正常使用機器零件自然故障（耗材除外）享有免維修費服務。
2. 以下保固範圍必須酌收或是全額負擔維修費：
 - a. 機器內耗材（感溫元件、加熱元件）
 - b. 天災因素或是人為疏失（操作不當、機器放置位置不當...等）
 - c. 擅自變造機器內部導致機器損毀
3. 操作諮詢或是故障維修請聯絡您的原購買經銷商，以確保權益。

恆溫乾燥箱 EF-30 使用說明書



為了確保您的使用安全與良好的機器使用習慣，說明書中標記為  為必須注意事項，請務必閱讀。

FU-MING Enterprise Co., Ltd.

<http://fu-ming.tw>

為了讓您能夠正確地操作本機器設備，我們建議您請詳細閱讀本說明書。
本說明書上產品電源規格僅供參考，請以實際機器後方銘牌為主。

辨別您的產品所使用電壓：⚠

為了確保您的機器能夠確認在正確的電壓下使用，將機器拆封後請尋找機器後方銘牌位置，檢視該銘牌所標示 "VOLTS" 所標示為 110V 或是 220V，請務必將機器插於正確電壓的插座，以避免機器造成故障損毀。

請注意使用上安全：⚠


此產品在運作過程中會產生高溫，請注意以下兩點：

1. 機器使用時請勿觸碰加熱本體，以避免發生燙傷
2. 請勿將機器接近於易燃物品，以避免發生火災

產品各部功能介紹：


< 機器主體 >

1. 數位溫度控制器
2. 電源開關
3. 烤箱區

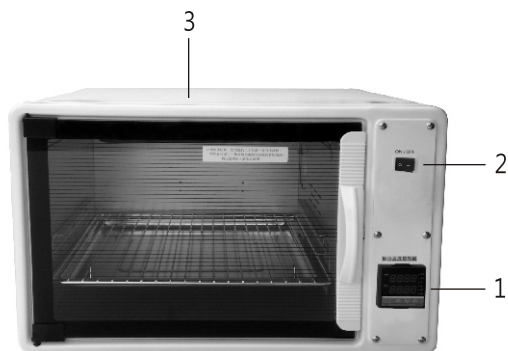

< 數位溫度控制器 >

1. P V 數字 — 目前溫度值
2. S V 數字 — 設定值/程式預測溫度值
3. O U T 1 — 輸出指示燈
4. A L 1 — 溫度保留指示燈
5. S E T — 功能鍵與輸入鍵
6. < — 更改鍵與位移鍵
7. v — 下降鍵
8. ^ — 上升鍵

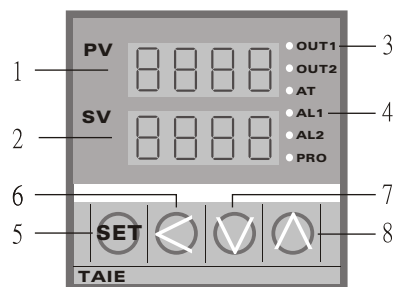

加熱工作設定：

假設加熱工作的溫度為 100°C，每分鐘昇溫10度，乾燥工作完成30分鐘後提醒時後請參考以下的使用流程。（以下範例深黑色代表為閃動狀態）

1. 開啟電源開關



2. 按一下 "<" 鍵使SV值個位數閃爍



3. 按一下 "<" 鍵使SV值在百位數閃動
按一下 "^" 鍵直到SV值百位數顯示"1"



4. 按一下 "SET" 鍵使SV值停止閃爍
此時 "OUT1" 亮起即開始加熱工作



5. 設定乾燥工作提醒(選用/顯示通知)：

按一下 "SET" 鍵使PV值顯示 "AL1"
按兩下 "<" 鍵使SV值十位數閃爍
連續按 "^" 鍵直到SV值十位數顯示 "3"
按一下 "SET" 鍵使SV值停止閃爍



6. 設定每分鐘溫度上升斜率(選用)：*

按一下 "SET" 鍵使PV值顯示 "RANP"
按一下 "<" 鍵使SV值個位數閃爍
按一下 "^" 鍵直到SV值千位數顯示 "1"
按一下 "SET" 鍵使SV值停止閃爍

